

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER

Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou
Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C)
Tel : 886-2-2603-3311
Fax : 886-2-2603-6622
E-Mail: export@rocker.com.tw
[http// www.rocker.com.tw](http://www.rocker.com.tw)

A. Önemli Uyarı!

Bu cihaz sadece laboratuvar uygulamaları için dizayn edilmiştir.

Vakum pompasını kurmaya ve kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma talimatını okuyan veya onaylı distribütör firmaların teknik danışmanlarıyla görüşen kullanıcı cihazı kullanmaya başlamadan önce yeterli bilgiye sahip olur.

Cihaz modifiye edilemez ve hiçbir şekilde değiştirilemez. Her türlü modifikasyon ve değişim cihazın garantisini, düzenleyici ruhsatı geçersiz kılar ve potansiyel güvenlik tehlikesi yaratır.

Cihazın dizaynının gerektirdiği amaçların dışında kullanımı veya cihazın yetkili olmayan bir kişi tarafından modifiye edilmesi durumlarında oluşabilecek hasar ve zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.

B. Cihazın Paketinin Açılması

Cihaz paketinden çıkarılırken pompanın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Cihaz iyi durumda değilse, yardım için vakit kaybetmeden distribütör firma ile veya e-mail yoluyla (export@rocker.com.tw) bizimle temasa geçin.

C. Kurulum

1. Cihazın üstündeki isim plakasında belirtilen voltajı kontrol edin. Bu voltajın bulunduğunuz alandaki voltajla uyduğundan emin olun.
2. Cihazı 40°Cnin altında, temiz, tozsuz ve havalandırılmış bir alanda kurun.

3. Emiş işleminin gerçekleşmesi için pompa girişini yüksek basınç hortumu olan bir hedef cihaza bağlayın.
4. Basınç fonksiyonunun gerçekleşmesi için dış çıkışdaki(2) susturucuyu kaldırın ve yerine hortum meme ucu(167300-43) yerleştirin.

CİHAZIN BU İŞLEMİN DIŞINDA HERHANGİ BİR MONTAJ İŞLEMİ YOKTUR.


D. Uyarı

1. Pompa antikorozyon değildir. Cihazı korozyon gazlarla direkt temasa sokmayın.
2. Pompa su filtrasyonunda kullanıldığında, mataradaki su seviyesinin güvenlik seviyesini aşmamasına dikkat edin. Aksi takdirde pompanın zarar görmesi ve garanti kapsamında kalması ihtimali bulunur. Bu durumda vakit kaybetmeden servis için distribütör firma ile iletişime geçin.
3. Filtre kutusu tozu ve nemi tutmak için kullanılır. Kutuyu yeterli doygunluğa geldiğinde uygun pompa verimliliği için değiştirin.
4. Eğer pompa işlem sırasında tekrar başlatıldığında çalışmazsa vakumu kesin ve cihazı tekrar açın. Aksi takdirde aşırı yükleme olabilir ve cihazın motoru zarar görebilir.
5. Cihazın voltaj düştüğünde veya aşırı ısınma olduğunda otomatik olarak kapanan termal bir mekanizması vardır.
6. Pompa çalışırken veya kapandıktan hemen sonra henüz soğumadan(70-80°C) pompaya dokunmayın.
7. Lubricant malzeme kullanmayın. Pompa zarar görebilir.
8. Pompayı kuru, temiz ve iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

9. Cihaza asla yanıcı veya toksik maddeler sıkmayın.

Eğer cihazın ikmal kablosu zarar görürse cihaz potansiyel zararlardan kaçınılması için cihazın yeri sadece üretici, servis elemanı veya ilgili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

E. İşlem

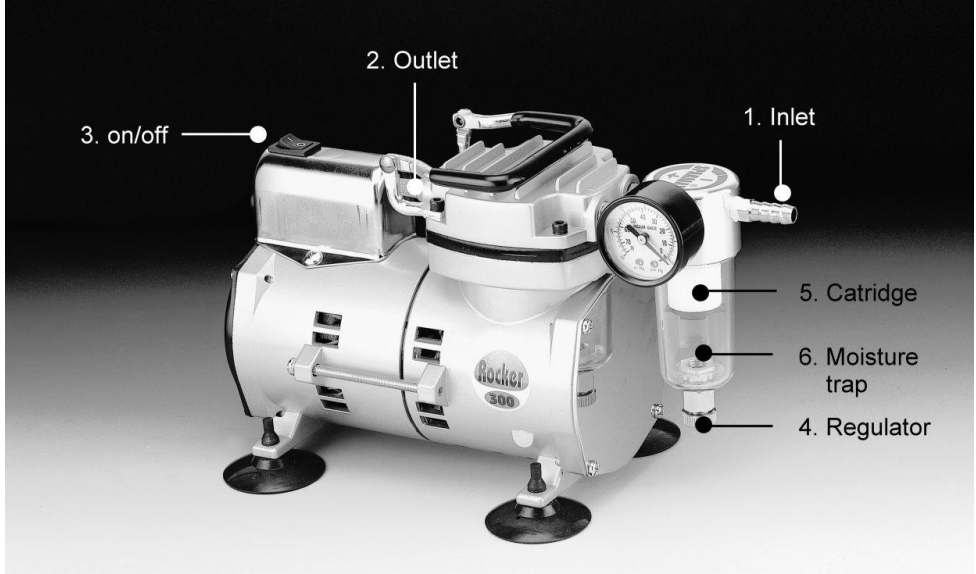

1. Giriş
2. Çıkış
3. Aç/kapa
4. Regulator
5. Kartuş
6. Nem tutucu

İşlem Prosedürü

1. Pompa sisteminin şematığı resimde görüldüğü gibidir.

2. *Bütün tüpler bağlandıktan sonra pompalama işlemi on/off düğmesine basılarak başlatılır.*
3. *Vacumu düzenlemek için regülatör ayarlanır.*


**Uyarı! Pompa su filtrasyonunda kullanılırken, mataradaki su seviyesinin güvenlik seviyesini aşmamasına dikkat edin. Aksi takdirde pompanın zarar görmesi ve garanti kapsamında kalması ihtinali bulunur. Bu durumda vakit kaybetmeden servis için distribütör firma ile iletişime geçin.*

Kartuş Değişimi

1. Kartuşun nem ve tozdan arındırıldıktan sonra değiştirilmesi önerilir.
2. İlk olarak nem tutucuyu(6) saat yönünün tersine çevirerek çıkarın. Daha sonra aynı şekilde kartuşu çıkarın ve yenisini takın.
3. suyla tamamen dolduğu zaman nem tutucudaki suyu boşaltın.

CİHAZIN BU İŞLEMİN DIŞINDA PERİYODİK BAKIMA İHTİYAÇ YOKTUR.

F. Parçaların Listesi

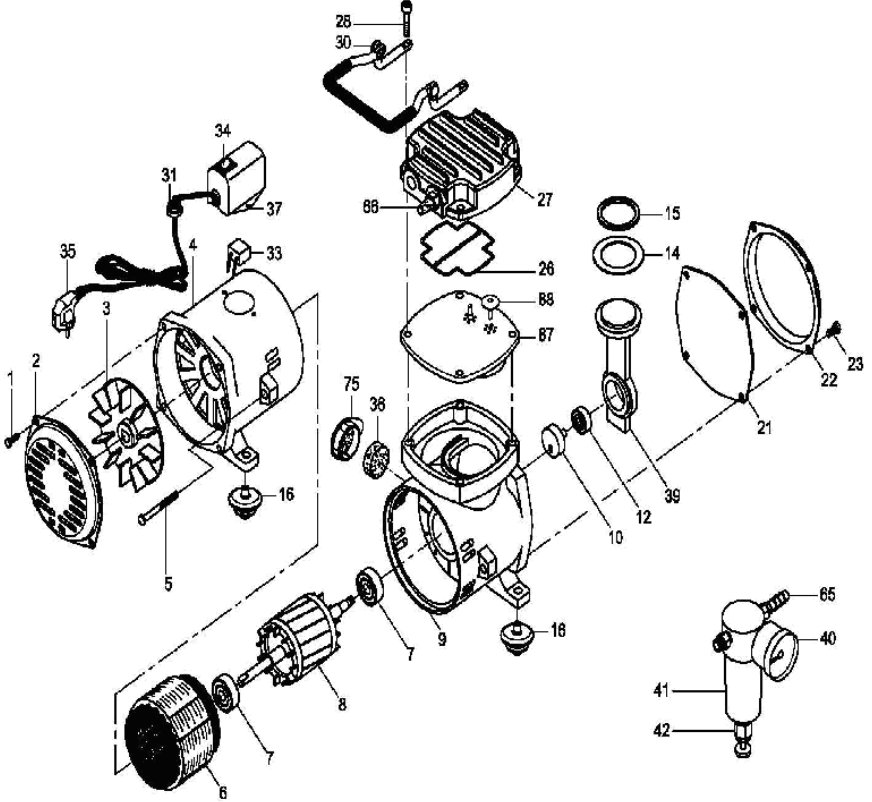

No	Açıklama	Adet	No	Açıklama	Adet
1	Ayar Vidası	4	27	Silindir kafa	1
2	Plastik kaplama	1	28	Ayar Vidası	4
3	Soğutma fanı	1	30	Kabza	1
4	Arka gövde	1	31	Kablo koruyucu	1
5	Ayar Vidası	2	33	yoğuşturucu	1
6	Sabit motor*(2P/4P)	1	34	Güç düğmesi	1

7	Mil yatağı	2	35	Fiş	1
8	Dönen motor*(2P/4P)	1	36	Hava alım filtresi	1
9	Ön Gövde	1	37	Yoğuşturucu koruyucu	1
10	Ağırlık sayacı	1	39	Bağlantı çubuğu	1
12	Mil yatağı	1	40	Basınç sayacı	1
14	Sıkıştırma halkası	1	41	Nem tutucu	1
15	Kilit levhası	1	42	Çıkış vanası	1
16	Kauçuk stand	4	65	Tier Bağlantısı	1
21	Kağıt koruyucu	1	66	Hava filtresi (hava çıkışı)	1
22	Ön gövde kapağı	1	75	Filtre kapağı	1
23	Ayar Vidası	4	87	PPS silindir blok	1
26	O-ring	1	88	Kauçuk vana levhası	2

*Rocker500 de 2P; Rocker300 de 4P



EMC DİREKTİFİ 2006/95/EC VE
93/68/EEC DİREKTİFLERİNE GÖRE
'CE' MARKASI TAŞIMAYA
YETKİLİDİR.

**CİHAZIN BAKANLIKÇA TESPİT VE İLAN EDİLEN
KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.**

**CİHAZ İLE İLGİLİ SERVİS VE YEDEK PARÇA
MALZEMELERİNİN TEDARİKİ İÇİN:**